


Zetasizer Nano Series Export Data


1. 先選擇要輸出之數據

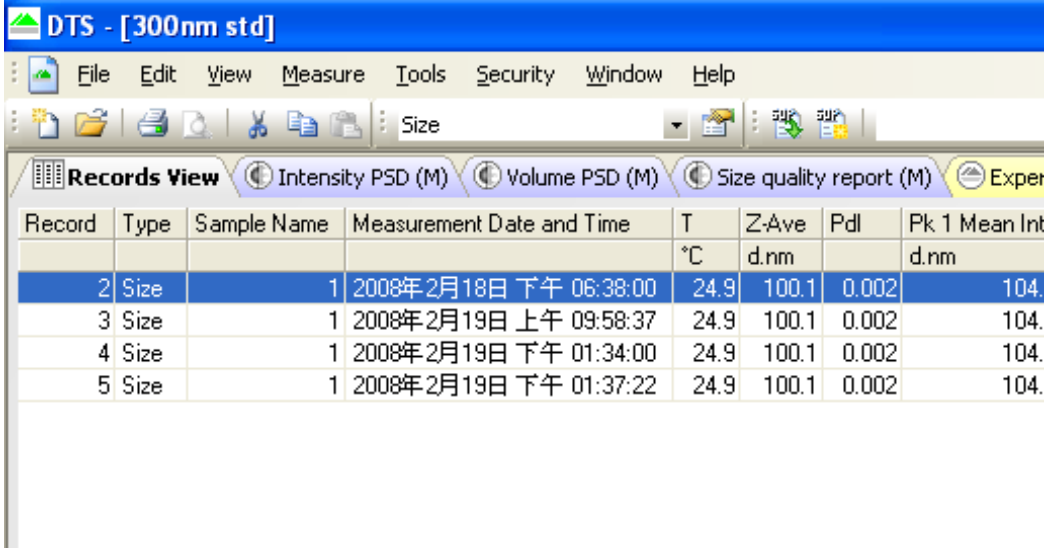

The screenshot shows the Zetasizer Nano software interface with the 'Records View' tab selected. The table below displays the measurement data for four records.

Record	Type	Sample Name	Measurement Date and Time	T °C	Z-Ave d.nm	Pdl	Pk 1 Mean Int d.nm
2	Size	1	2008年2月18日 下午 06:38:00	24.9	100.1	0.002	104.
3	Size	1	2008年2月19日 上午 09:58:37	24.9	100.1	0.002	104.
4	Size	1	2008年2月19日 下午 01:34:00	24.9	100.1	0.002	104.
5	Size	1	2008年2月19日 下午 01:37:22	24.9	100.1	0.002	104.

2. 選擇 file>export

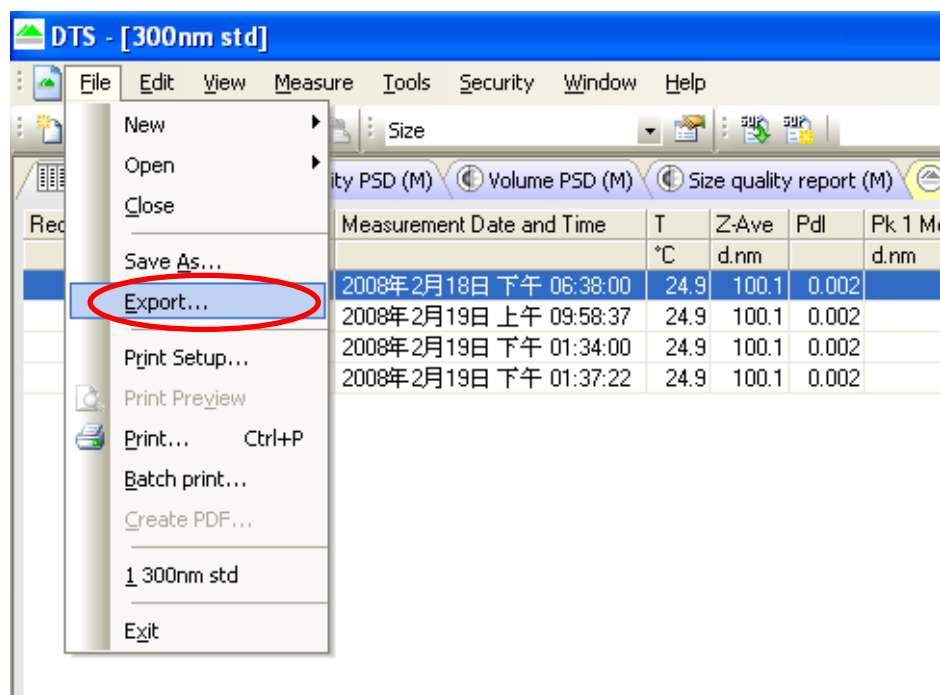


點選後出現一個視窗，如下頁。

TRK 德芮克國際股份有限公司
Trekintal Corporation

總公司
台北縣中和市連城路268號11F之8
電話：(02)82273068
傳真：(02)82273069
網址：www.trekintal.com.tw

分公司
台南縣永康市小東路689之34號8FA5
電話：(06)3129838
傳真：(06)3116836
E-mail：trek@trekintal.com.tw

3. 出現以下視窗，選擇輸出到檔案(export to file)


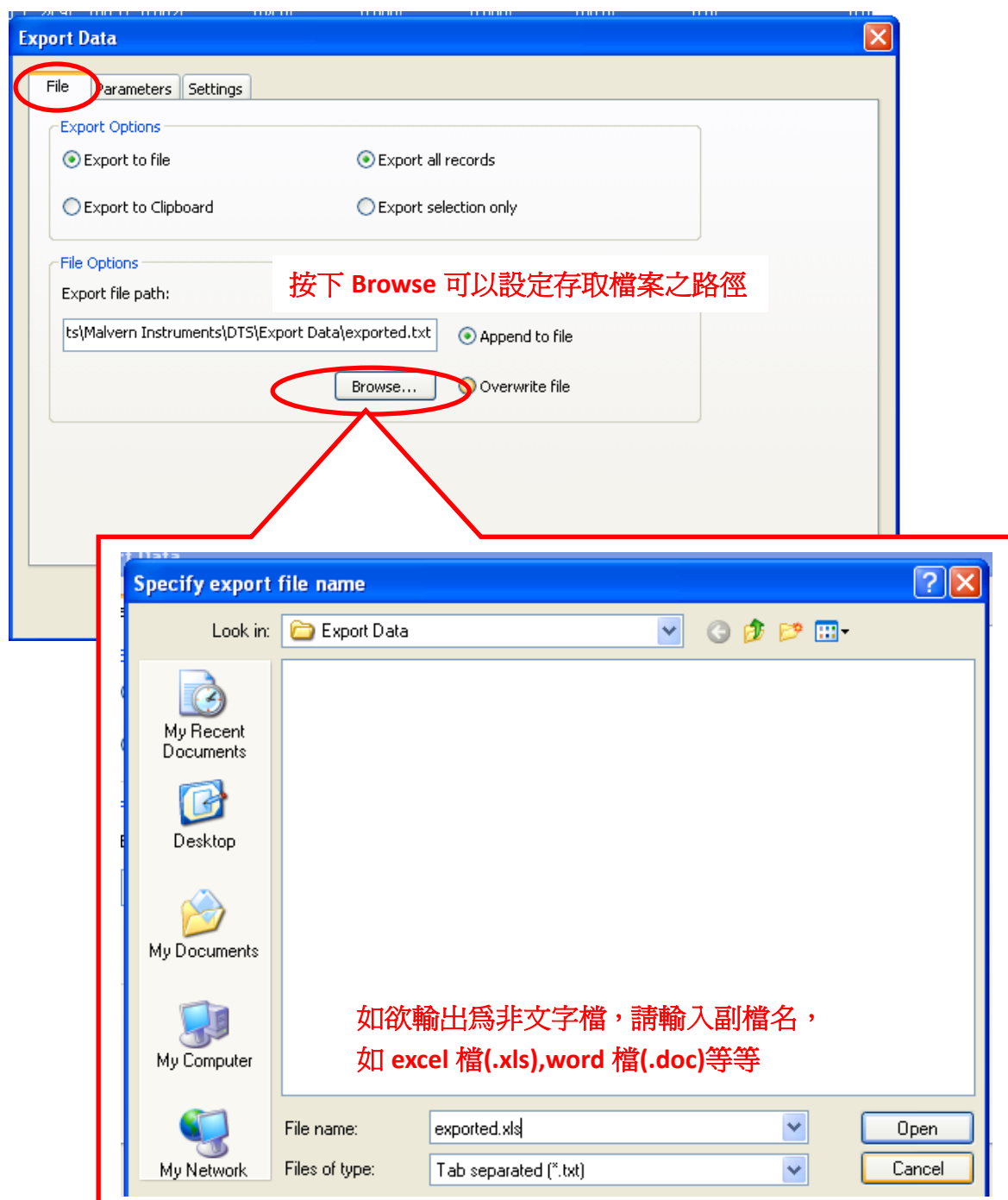


TRK 德芮克國際股份有限公司
Trekintal Corporation

總公司
台北縣中和市連城路268號11F之8
電話：(02)82273068
傳真：(02)82273069
網址：www.trekintal.com.tw

分公司
台南縣永康市小東路689之34號8FA5
電話：(06)3129838
傳真：(06)3116836
E-mail：trek@trekintal.com.tw

4. 到第二子頁面，選擇“Use export template parameters”，可設定使用者所需要之參數

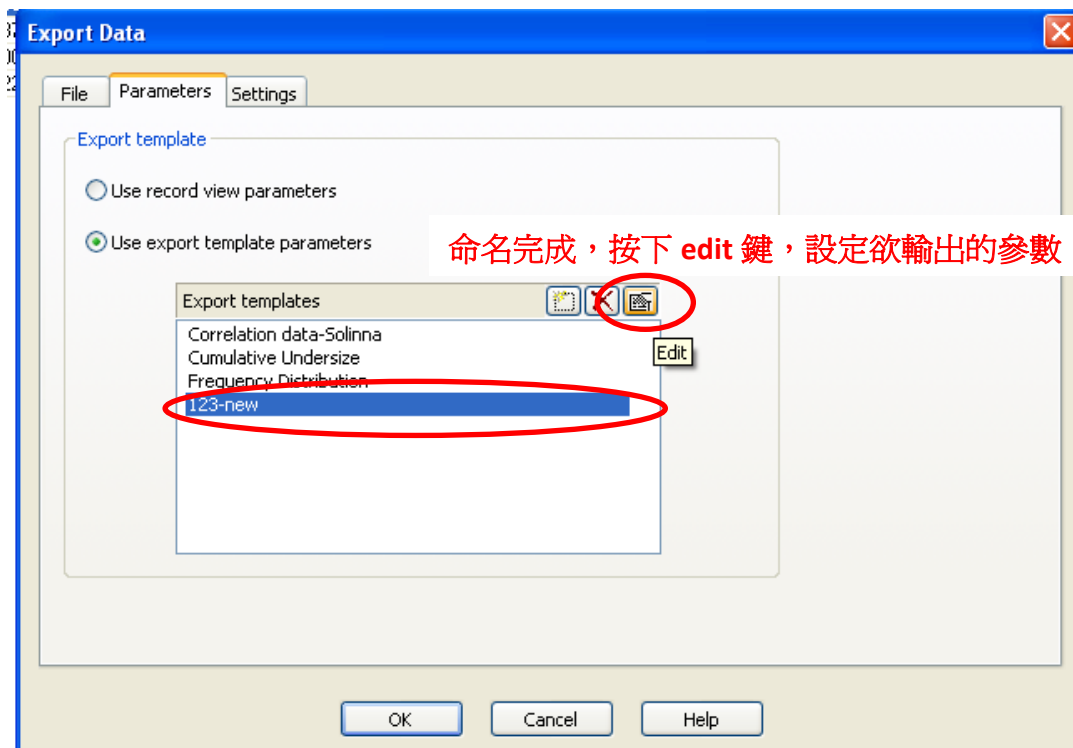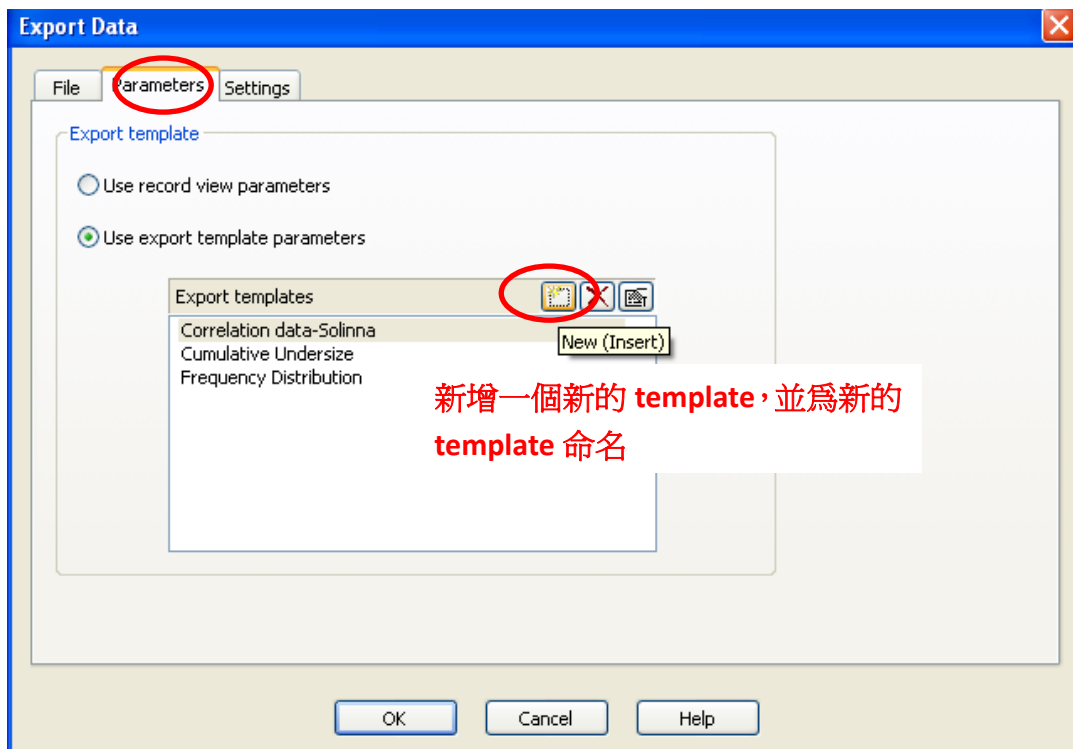


TRK 德芮克國際股份有限公司
Trekintal Corporation

總公司
台北縣中和市連城路268號11F之8
電話：(02)82273068
傳真：(02)82273069
網址：www.trekintal.com.tw

分公司
台南縣永康市小東路689之34號8FA5
電話：(06)3129838
傳真：(06)3116836
E-mail：trek@trekintal.com.tw

5. 選擇欲設定之參數：選擇第二子頁，可看到下圖視窗

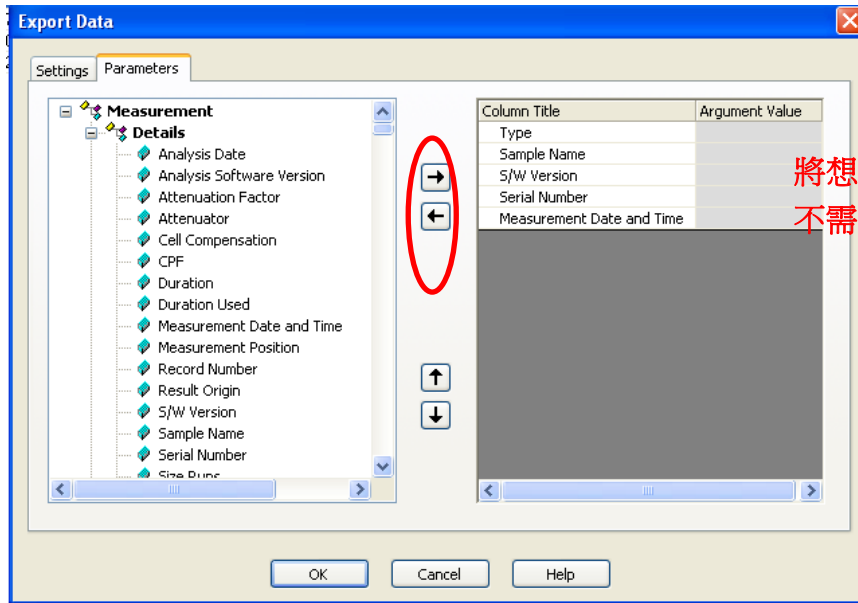


6. 想輸出 raw data，建議可選擇以下參數：例如

- a. correlation data：光子自相關的 raw data
- b. sizes：每個粒徑分布，即原報表高斯分布的 X 軸
- c. intensities：每個粒徑分布的含量，即原報表高斯分布的 Y 軸
- d. sample name：樣品名稱

此兩項可做圖，
此圖即為原報表的
粒徑分布圖

由於輸出於 Excel 的方式是橫向輸出，Excel 橫向欄位上限為 256 條，請注意不要拉取過多的參數輸出，以免數據輸出不完全。

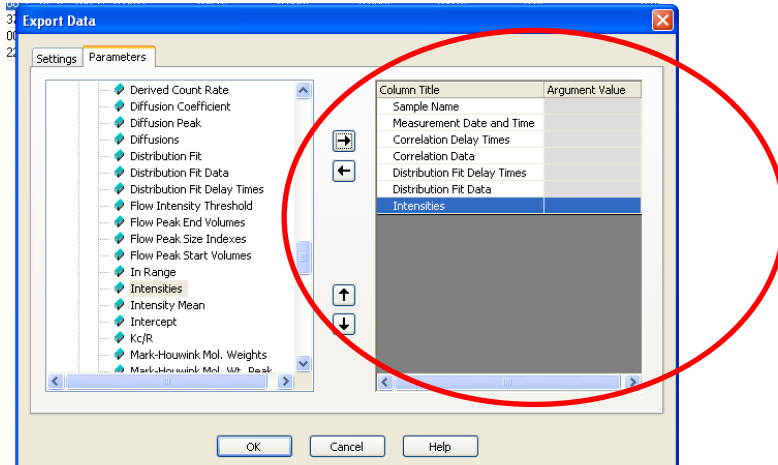

7. 按下 OK 後，即可輸出完成。

TRK 德芮克國際股份有限公司
Trekintal Corporation

總公司
台北縣中和市連城路268號11F之8
電話：(02)82273068
傳真：(02)82273069
網址：www.trekintal.com.tw

分公司
台南縣永康市小東路689之34號8FA5
電話：(06)3129838
傳真：(06)3116836
E-mail：trek@trekintal.com.tw